


	PEMBUATAN MEDIA AGAR SABOURAUD		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/6213/2025	No. Revisi : 02	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 15 April 2025	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta,  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Merupakan pembuatan media pertumbuhan agar <i>Sabouraud</i> untuk pemeriksaan mikrobiologi.		
TUJUAN	Sebagai pedoman bagi Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) di Laboratorium Mikrobiologi dalam pembuatan media agar <i>Sabouraud</i> .		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah		
PROSEDUR	A. Alat dan Bahan 1. <i>Autoclave</i> 2. Timbangan analitik 3. Kompor listrik 4. Labu <i>Erlenmeyer</i> 5. Batang pengaduk 6. Aluminium <i>foil</i> 7. <i>Petri dish</i> steril 8. <i>Sabouraud dextrose agar</i> 9. <i>Aquadest</i> 10. <i>Indicator tape</i> B. Persiapan PLK 1. Melakukan prosedur cuci tangan 2. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) C. Prosedur 1. PLK menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan 2. Siapkan <i>aquadest</i> 1000 mL pada labu <i>erlenmeyer</i>, kemudian timbang sebanyak 65 gram <i>Sabouraud dextrose agar</i> 3. Campur <i>Sabouraud dextrose agar</i> dengan <i>aquadest</i> dalam labu <i>erlenmeyer</i> kemudian dihomogenkan. 4. Panaskan dan aduk - aduk media dalam labu <i>erlenmeyer</i> hingga mendidih dan homogen. 5. Tutup bagian atas labu <i>erlenmeyer</i> dengan aluminium <i>foil</i> dan tempelkan <i>indicator tape</i>. Sterilisasi media dalam <i>autoclave</i> dengan suhu 121°C selama 15 menit. 6. Dinginkan media hingga suhu $\pm 40\text{-}50^{\circ}\text{C}$, kemudian tuang dalam <i>petri dish</i> steril 7. Bila media telah dingin, simpan dalam <i>refrigerator</i> suhu 2-8°C stabil selama 3 minggu.		

	PEMBUATAN MEDIA AGAR SABOURAUD		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/6213/2025	No. Revisi : 02	Halaman : 2/3
PROSEDUR	D. Melakukan <i>Quality Control</i> (QC) - Ambil secara acak 1 <i>petri dish</i> yang berisi media, inkubasi media pada suhu 22-25°C dan suhu 35°C selama 5 - 30 hari. Lakukan pengamatan pertumbuhan koloni mikroorganisme setiap 2 - 4 hari. Bila tidak ada pertumbuhan, maka media yang dibuat dapat dipergunakan - Ambil secara acak 1 <i>petri dish</i> yang berisi media, lalu inokulasi media tersebut menggunakan koloni yang sudah diketahui jenis mikroorganismenya. Inkubasi media pada suhu 35°C selama 5 - 30 hari. Lakukan pengamatan pertumbuhan koloni mikroorganisme setiap 2 - 4 hari. Bila ada pertumbuhan sesuai dengan koloni yang diketahui, maka media yang dibuat dapat dipergunakan.		
UNIT TERKAIT	- Instalasi Rawat Inap - Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik - Instalasi Rawat Intensif - Instalasi Gawat Darurat - Pihak Eksternal (Vendor Reagen)		

ALUR PEMBUATAN MEDIA AGAR SABOURAUD

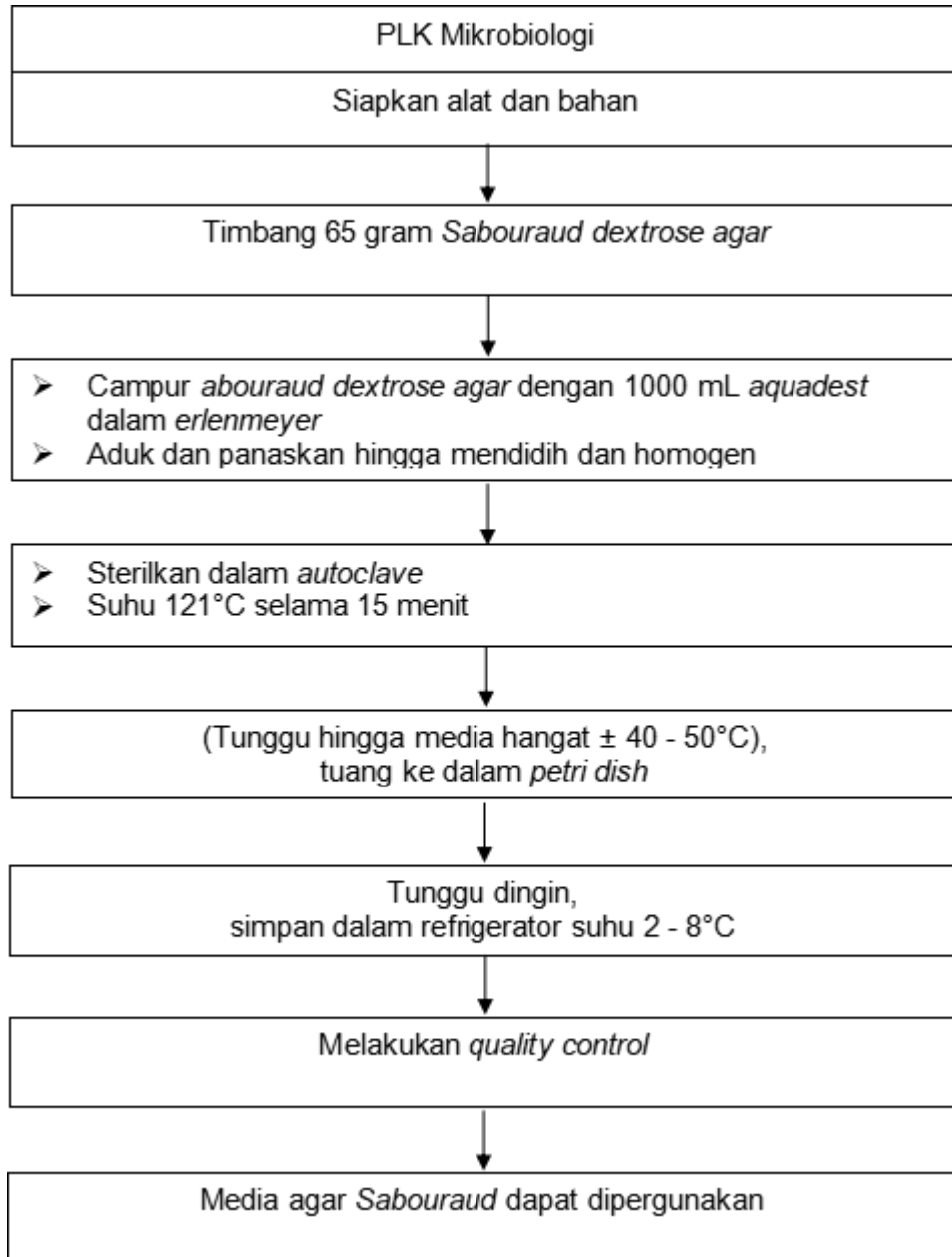

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/6213/2025
		Tanggal Efektif	: 15 April 2025
		Halaman	: 3 (tiga) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 23 Oktober 2024
Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen
☒ Perubahan Dokumen
☐ Pengurangan Dokumen
Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

Ka. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX/2126/2020; 11 Februari 2020	ke-2	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : -	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.3)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa .	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi unit terkait.