


	PENGUNAAN WATERBATH		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/8836/2025	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 3 Juni 2025	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta,  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Merupakan prosedur baku yang memuat petunjuk penggunaan <i>Waterbath</i> , agar dapat digunakan dengan tepat. <i>Waterbath</i> adalah alat yang berisi air yang suhunya bisa diatur sesuai kebutuhan dan dapat mempertahankan suhunya selama digunakan.		
TUJUAN	Memberikan petunjuk kepada Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) dalam menggunakan <i>Waterbath</i> .		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah.		
PROSEDUR	- Meletakkan <i>controller</i> di atas tangki - Menuangkan air ke dalam tangki sesuai batas pengisian - Memasukkan <i>thermometer</i> pada tempatnya, pastikan ujung <i>thermometer</i> terendam air - Memastikan <i>power switch</i> pada posisi <i>OFF</i> sebelum menghubungkan kabel <i>power supply</i> - Menyambungkan kabel <i>power supply</i> ke sumber listrik - Menekan tombol <i>ON</i> untuk menghidupkan <i>Waterbath</i> - Mengatur suhu sesuai yang diinginkan, dengan memutar temperatur kontrol, kemudian lampu <i>heater</i> akan menyala. Apabila suhu air telah mencapai suhu yang diinginkan, lampu <i>heater</i> akan padam - Memeriksa suhu dengan <i>thermometer</i>. ➤ Jika suhu pada <i>thermometer</i> lebih rendah dari yang kita atur, putar perlahan tombol <i>fine adjuster</i> searah jarum jam. ➤ Jika suhu pada <i>thermometer</i> lebih tinggi, putar perlahan tombol <i>fine adjuster</i> berlawanan jarum jam.		
UNIT TERKAIT	- Tim Kerja Pelayanan Penunjang (Teknisi Atem) - IPSRS (Teknisi Listrik) - Pihak Eksternal (Teknisi Vendor Alat)		

ALUR PENGGUNAAN WATERBATH

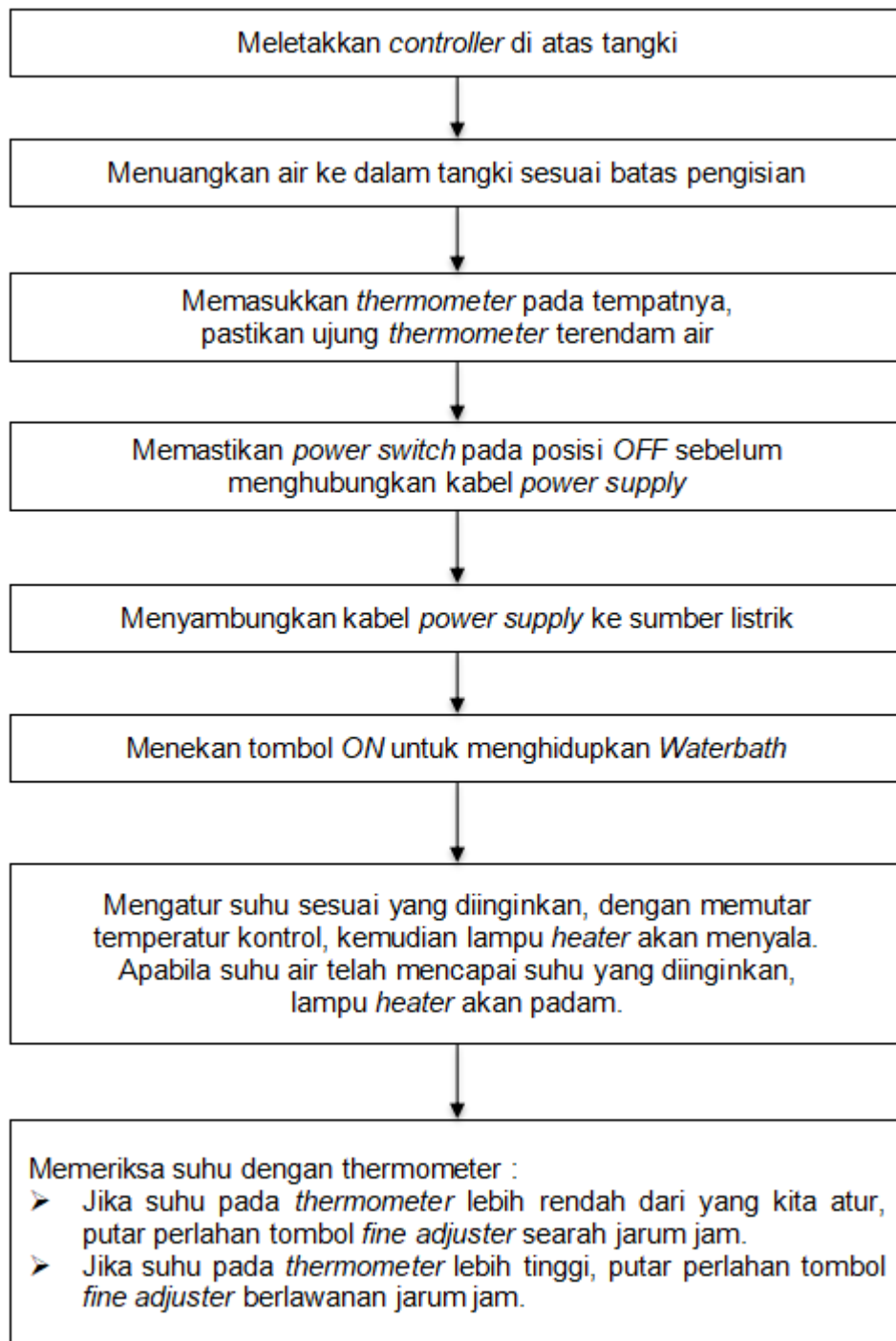

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/8836/2025
		Tanggal Efektif	: 3 Juni 2025
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 22 Februari 2025

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen

☒ Perubahan Dokumen

☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

Ka. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX.1/3230/2018; 13 April 2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium. 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah. 3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar 4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
				Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/2742/2018	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
				Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
				Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi unit terkait