

PENGUNAAN PRISM MINI CENTRIFUGE

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/7036/2024

No. Revisi :
01


Halaman :
1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

31 Juli 2024

Ditetapkan :
Direktur Utama
RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

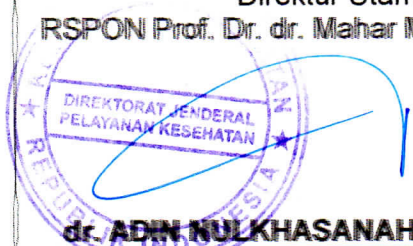

dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS

PENGERTIAN

Penggunaan *Prism Mini Centrifuge* memuat petunjuk menggunakan *Prism Mini Centrifuge*.
Prism Mini Centrifuge adalah alat yang digunakan untuk melakukan *spin-down* cepat *microtubes* atau *PCR strip tubes*.

TUJUAN

Memberikan petunjuk kepada Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) mengenai penggunaan *Prism Mini Centrifuge*.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama RSPON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah


PROSEDUR

1. Tombol sakelar daya pada bagian belakang sentrifus ditekan hingga posisi ON.
2. Tabung berisi sampel dimasukkan secara simetris ke dalam sentrifus.
3. Bagian penutup sentrifus ditutup untuk memulai sentrifugasi, sentrifugasi otomatis akan berjalan
4. Tombol pada bagian depan tutup sentrifus ditekan dan dilepaskan untuk menghentikan sentrifugasi.
5. Penutup sentrifus akan terbuka sendiri dan sentrifugasi akan berhenti secara bertahap.

UNIT TERKAIT

Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

ALUR PENGGUNAAN PRISM MINI CENTRIFUGE

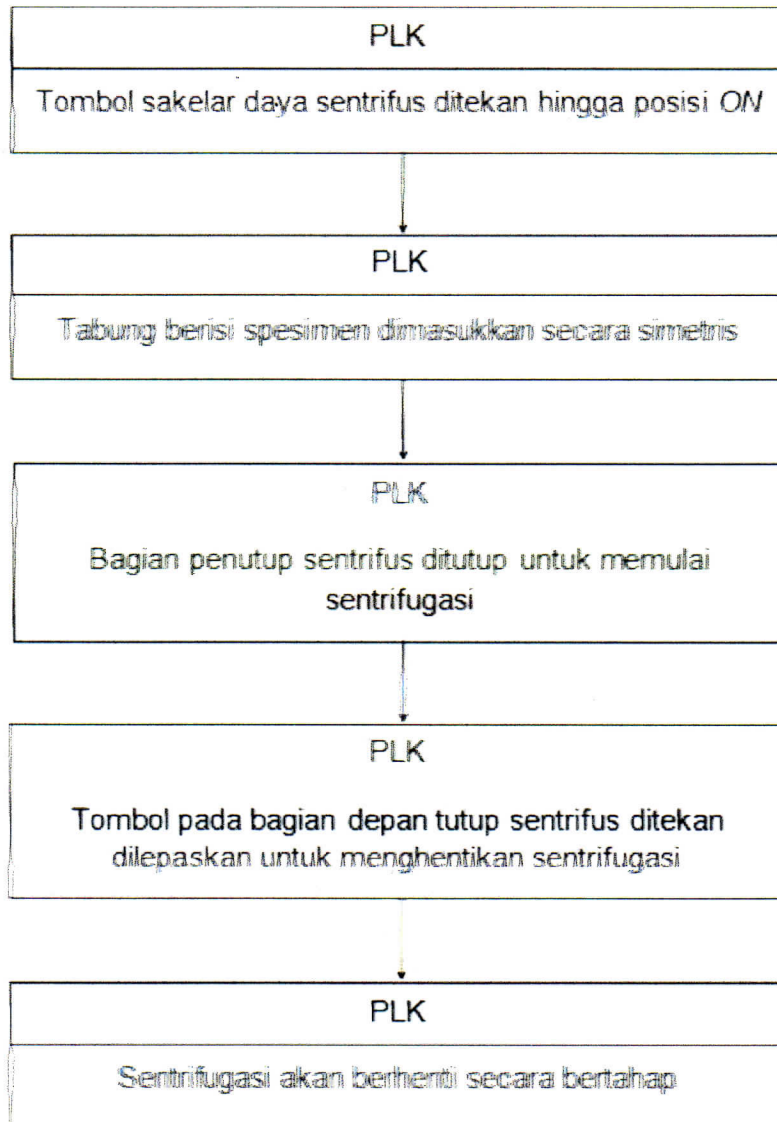

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	OT.02.02/D.XXIII/ 7036/2024
		Tanggal Efektif	: 31 Juli 2024
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 14 Mei 2024 ☐ Penambahan Dokumen
Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA ☒ Perubahan Dokumen
Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah ☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON

dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
NIP. 198605282012122001

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX.1/7603/2020	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/XXXIX.1/5219/2019	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisy adalah kadaluwarsa	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi prosedur