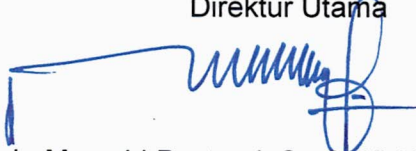


 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional	PENGUNAAN SHOWER DAN EYE WASHER		
	No. Dokumen : <i>OT-02.02/xxxix.1/ 2966/2018</i>	No. Revisi :	Halaman : 1/1
SPO	Tanggal Terbit : <i>9 April 2018</i>	Ditetapkan : Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP 196209131988031002	
PENGERTIAN	Penggunaan <i>shower</i> dan <i>eye washer</i> memuat petunjuk menggunakan <i>shower</i> dan <i>eye washer</i>		
TUJUAN	Memberikan petunjuk kepada prnata laboratorium kesehatan mengenai penggunaan <i>shower</i> dan <i>eye washer</i>		
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/XXXIX.1/2742/2018 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium		
PROSEDUR	<i>Shower</i> digunakan bila petugas terpapar/terpercik bahan reagen berbahaya atau spesimen. Cara penggunaan <i>shower</i> : 1. Segera (dalam waktu 10 detik) setelah terpapar bahan reagen berbahaya atau spesimen, petugas membuka jas laboratorium dan menuju <i>shower</i> 2. Tuas yang berbentuk segitiga ditarik 3. Bilas tubuh dibawah <i>shower</i> selama 15 menit <i>Eye washer</i> digunakan bila mata petugas terpapar/terpercik bahan reagen berbahaya atau spesimen Cara penggunaan <i>eye washer</i> : 1. Segera (dalam waktu 10 detik) setelah terpapar bahan reagen berbahaya atau spesimen, petugas membuka jas laboratorium dan menuju <i>eye washer</i> 2. Dorong tuas hingga air memancar 3. Mata petugas dicuci dengan air selama 15 menit		
UNIT TERKAIT	Instalasi Laboratorium		