



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

EYE WASHER

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.3
/8573/2020

No. Revisi :

Halaman :

1/1

SPO

Tanggal Terbit :

27 Juli 2020

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Eye washer adalah pembilasan mata yang berfungsi untuk meredam pengaruh bahan berbahaya dan mencegah cedera yang semakin parah karena pemakaian air pembilasan yang salah

TUJUAN

1. Menghindari risiko paparan
2. Tercapainya kinerja efektif dan efisien dalam melakukan pertolongan pertama

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.3/15839/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja

PROSEDUR

Jika terjadi cipratan bahan kimia ke mata:

1. Jangan panik
2. Pergi menuju lokasi eye washer
3. Gunakan eye washer dengan langkah – langkah sebagai berikut
 - a. Buka tutup penutup pada kedua keran
 - b. Dorong tuas hijau bertulis “push” perlahan – lahan sampai dengan tinggi air yang memancar dapat digunakan membilas mata
 - c. Arah mata yang terpercik bahan kimia ke air yang memancar
 - d. Bilas mata selama 13 menit
 - e. Hentikan pancuran air dengan menarik kembali tuas hijau ke posisi awal
 - f. Tutup kedua keran dengan penutup seperti semula

UNIT TERKAIT

Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3