


	TROUBLESHOOTING WATERBATH																						
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ 11894/2025	No. Revisi : 01	Halaman : 1/2																				
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 25 Juli 2025	Ditetapkan : Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta,  dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, M.A.R.S.																					
PENGERTIAN	Merupakan prosedur baku yang memuat petunjuk <i>Troubleshooting Waterbath</i> , agar dapat digunakan dengan optimal. <i>Waterbath</i> adalah alat berisi air yang suhunya dapat diatur sesuai kebutuhan dan dapat mempertahankan suhunya selama digunakan.																						
TUJUAN	Memberikan petunjuk kepada Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) tentang <i>Troubleshooting Waterbath</i> .																						
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah.																						
PROSEDUR	<table><tr><th>Masalah</th><th>Penyebab</th><th>Penyelesaian</th></tr><tr><td rowspan="2">Alasan tidak berfungsi</td><td>Kabel <i>power supply</i> belum terpasang dengan baik</td><td>Menyambungkan kabel <i>power supply</i> ke sumber tegangan</td></tr><tr><td>Tegangan listrik tidak ada</td><td>Mengganti sumber tegangan</td></tr><tr><td rowspan="3">Kontrol tidak dapat mengatur suhu dengan baik</td><td>Sensor suhu rusak</td><td>Mengganti sensor</td></tr><tr><td>Pada knop pengaturan suhu</td><td>Mengganti dengan yang baru</td></tr><tr><td><i>Heater</i> rusak</td><td>Mengganti dengan yang baru</td></tr><tr><td rowspan="2">Pompa sirkulasi tidak bekerja</td><td>Pompa sirkulasi rusak</td><td>Mengganti pompa sirkulasi</td></tr><tr><td>Ada kotoran yang masuk ke dalam pompa</td><td>Membersihkan pompa sirkulasi</td></tr></table>			Masalah	Penyebab	Penyelesaian	Alasan tidak berfungsi	Kabel <i>power supply</i> belum terpasang dengan baik	Menyambungkan kabel <i>power supply</i> ke sumber tegangan	Tegangan listrik tidak ada	Mengganti sumber tegangan	Kontrol tidak dapat mengatur suhu dengan baik	Sensor suhu rusak	Mengganti sensor	Pada knop pengaturan suhu	Mengganti dengan yang baru	<i>Heater</i> rusak	Mengganti dengan yang baru	Pompa sirkulasi tidak bekerja	Pompa sirkulasi rusak	Mengganti pompa sirkulasi	Ada kotoran yang masuk ke dalam pompa	Membersihkan pompa sirkulasi
Masalah	Penyebab	Penyelesaian																					
Alasan tidak berfungsi	Kabel <i>power supply</i> belum terpasang dengan baik	Menyambungkan kabel <i>power supply</i> ke sumber tegangan																					
	Tegangan listrik tidak ada	Mengganti sumber tegangan																					
Kontrol tidak dapat mengatur suhu dengan baik	Sensor suhu rusak	Mengganti sensor																					
	Pada knop pengaturan suhu	Mengganti dengan yang baru																					
	<i>Heater</i> rusak	Mengganti dengan yang baru																					
Pompa sirkulasi tidak bekerja	Pompa sirkulasi rusak	Mengganti pompa sirkulasi																					
	Ada kotoran yang masuk ke dalam pompa	Membersihkan pompa sirkulasi																					
UNIT TERKAIT	1. Tim Kerja Pelayanan Penunjang (Teknisi Atem) 2. IPSRS (Teknisi Listrik) 3. Pihak Eksternal (Teknisi Vendor Alat)																						

ALUR TROUBLESHOOTING WATERBATH

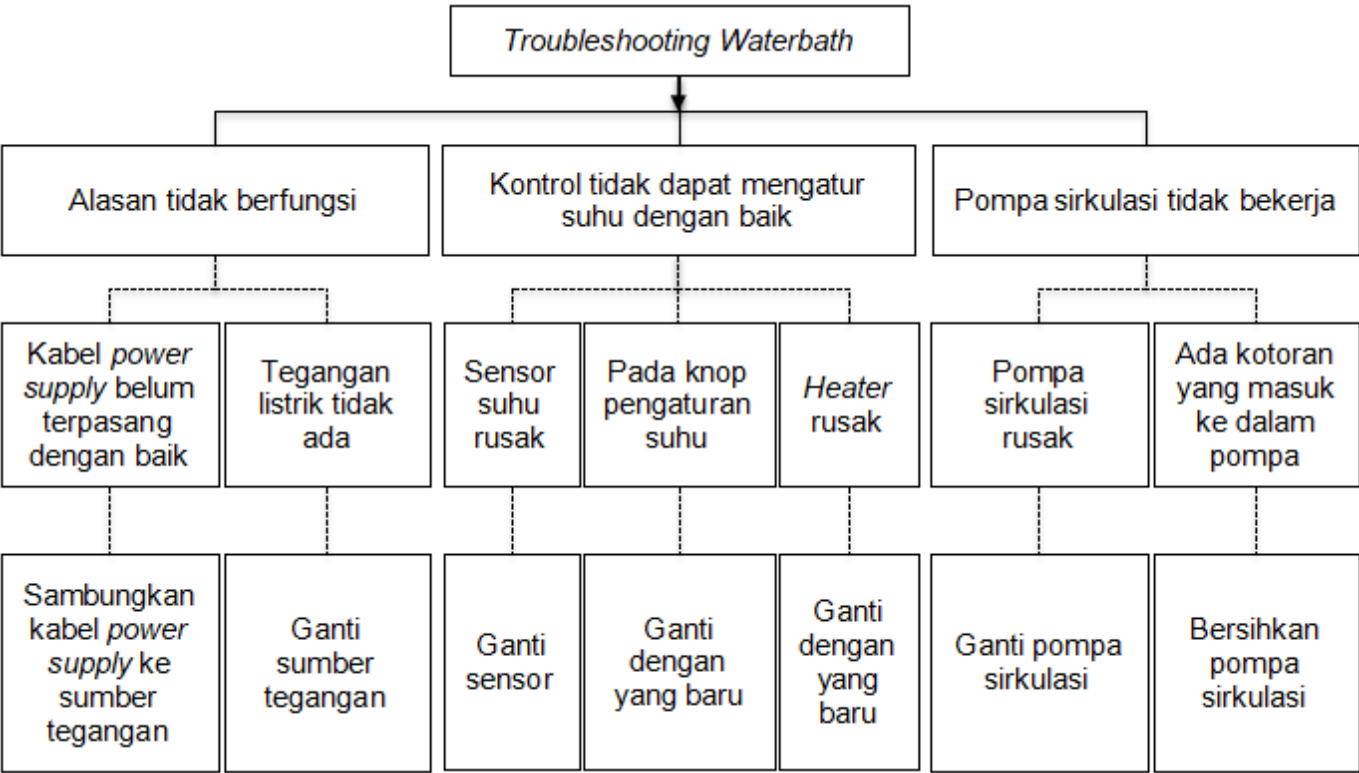

—————

 : Masalah

 : Penyebab

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/11894/2025
		Tanggal Efektif	: 25 Juli 2025
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 22 Februari 2025
Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen
☒ Perubahan Dokumen
☐ Pengurangan Dokumen
Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

Ka. Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX.1/3200/2018; 13 April 2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/2742/2018	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa.	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi unit terkait